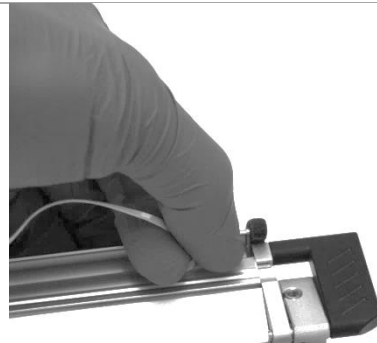

Adhesion Gripper Art. No. 100015

If the adhesive grippers cannot be restored by cleaning with water or 70% ethanol, the grippers must be replaced. To do this, remove them from the bag holder.

Note: For removal of the gripper the silicone and adhesive layers should remain together. For that detach the end of the gripper from the aluminum holder and pull on the gripper perpendicularly to the aluminum holder until the adhesive layer slowly begins to detach from the surface.

In this way you can remove the worn grippers without leaving any adhesive residues.

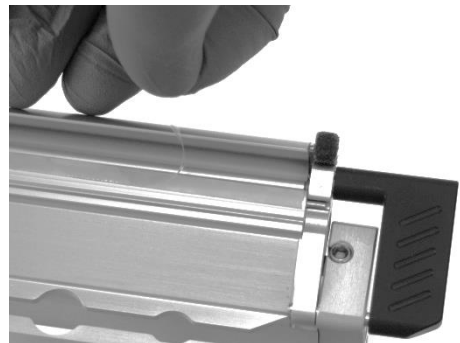
Pull the backing foil from the replacement gripper (Art.-Nr. 100015) over approx. 30 mm and fix it to the aluminium holder.



Peel the backing foil off and continually press the adhesion gripper to fix it onto the bag holder.



After completely fixing the adhesion gripper peel off the second protective foil of the gripper.



For more information

www.inlabtec.com

Adhesion Gripper Art. No. 100015

Kann die Haftkraft der Adhäsionsgreifer durch eine Reinigung mit Wasser oder 70 % Ethanol nicht wieder hergestellt werden, müssen die Adhäsionsgreifer ausgetauscht werden. Dazu sind diese vom Bag Holder abzuziehen.

Beachten: Die Silikon- und Klebeschicht des Greifers sollten beim Abziehen zusammen bleiben. Lösen Sie das Ende des Greifers vom Alu-Halter ab und ziehen Sie rechtwinklig zum Alu-Halter nur so stark am Greifer, bis sich die Klebeschicht langsam von der Oberfläche abzulösen beginnt. So erreichen Sie eine rückstandslose Entfernung der verschlissenen Greifer.

Zum Aufkleben wird am neuen Adhäsionsgreifer (Art.-Nr. 100015) die Schutzfolie der Klebeschicht um ca. 30 mm entfernt und auf den Alu-Halter geklebt.



Danach wird die Schutzfolie der Klebeschicht Stück um Stück abgezogen und der Adhäsionsgreifer so fortlaufend durch leichtes Andrücken festgeklebt.



Nachdem der Adhäsionsgreifer festgeklebt ist, wird zum Abschluss die zweite Schutzfolie entfernt.

