

---

**TA12 Conversion Kit** Art. No. 121000

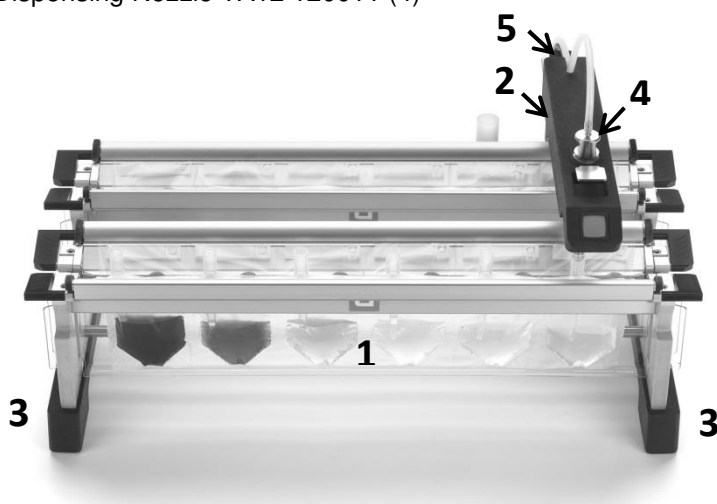
---

Kit für den Umbau eines Serial Diluter TA in einen Serial Diluter TA12 für zwölf Verdünnungsstufen.

Beinhaltet: 1x Bagholder basic (1), 1x Teleskop-Dosierarm (2), 1x Set Fussleisten (3), 1x Dosierspitze TA12 120011 (4)

Kit for the conversion a Serial Diluter TA into a Serial Diluter TA12 for twelve dilutions.

Includes: 1x Bag Holder basic (1), 1x telescopic dosing arm (2), 1x set of baseboards (3), 1x Dispensing Nozzle TA12 120011 (4)

**Umbauanleitung / Conversion Instructions**

Untere Schraube an der Führungsstange des vorhandenen Dosierarmes mit Schraubenzieher Torx T10 entfernen und den Dosierarm austauschen. Schraube danach wieder befestigen. Beide Bagholder in die Fussleisten setzen. Dabei ist Bagholder mit Teleskop-Dosierarm hinten, Bagholder basis ist vorne. Die Orientierung der Fussleisten beachten: Schrauben gegen hinten und breite Seite gegen aussen (siehe Bild oben). Schrauben an den Fussleisten mit Schraubenzieher Torx T10 festziehen, um Fussleisten zu befestigen. Vorhandene Dosierspitzen 100011 durch Dosierspitze TA12 120011 ersetzen. Schlauch zur Dosierspitze in der Schlauchklemme (5) fixieren. Beachten: Serial Diluter TA12 funktioniert nicht mit Dosierspitzen 100011, da diese zu kurz sind.

Remove screw on the guide rod of the dosing arm with screw driver Torx T10 and exchange dosing arm. Then fasten screw again. Place bagholders into the baseboards. Bagholder with telescopic dosing arm is at the back, Bag Holder basic at the front. Pay attention to the orientation of the baseboards: Screws towards the back and the wide side towards the outside (see picture above). Then tighten the screws on the baseboards with screw driver Torx T10 to attach baseboards. Replace existing Dispensing Nozzle 100011 with Dispensing Nozzle TA12 120011. Fix tubing to the dispensing nozzle in the tubing clamp (5).

Note: The Serial Diluter TA12 doesn't work with standard Dispensing Nozzles 100011 as they are too short.

For more information

[www.inlabtec.com](http://www.inlabtec.com)