


---

**Serial Diluter TA12** Art. No. 12000

---

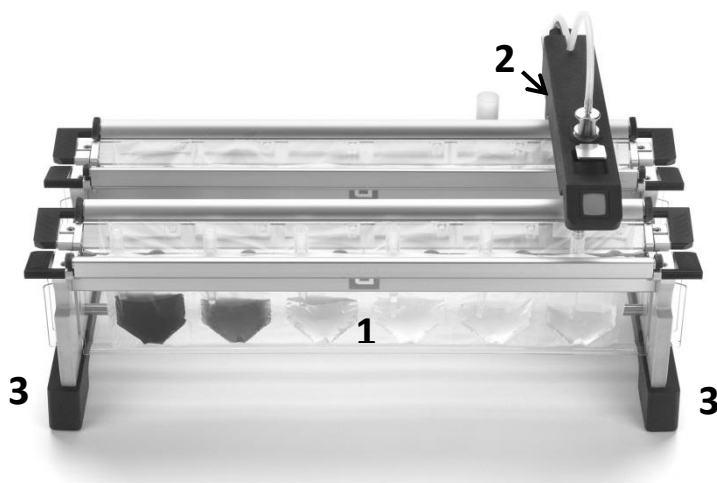

### **Anleitung Installation Bagholder / Instructions Installation Bagholder**

Beide Bagholder in die Fussleisten setzen (3). Dabei ist Bagholder mit Teleskop-Dosierarm (2) hinten, Bagholder basis (1) ist vorne. Die Orientierung der Fussleisten beachten: Schrauben gegen hinten und breite Seite gegen aussen (siehe Bild oben). Schrauben an den Fussleisten mit Schraubenzieher Torx T10 festziehen, um Fussleisten zu befestigen.

Place bagholders into the baseboards (3). Bagholder with telescopic dosing arm (2) is at the back, Bag Holder basic (1) at the front. Pay attention to the orientation of the baseboards: Screws towards the back and the wide side towards the outside (see picture above). Then tighten the screws on the baseboards with screw driver Torx T10 to attach baseboards.

For more information

[www.inlabtec.com](http://www.inlabtec.com)